

# Elektrodų laikymo tirpalas Hanna Instruments HI70300S 25 ml

**Kaina:****9.96 € (be PVM)****12.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ELEKTRODŲ LAIKYMO TIRPALAS HANNA INSTRUMENTS HI70300S 25 ml

HI70300S yra saugojimo tirpalas, paruoštas iš reagentų, kuris gali būti naudojamas siekiant užtikrinti optimalų pH ir ORP elektrodų veikimą. Norint išlaikyti pH elektrodo stiklinę membraną, tirpale būtina laikyti pH elektrodą. Idealiu atveju turėtų būti naudojamas saugojimo tirpalas.

Niekada nelaikykite elektrodo distiliuotame ar dejonizuotame vandenyje. Šis laikymo tirpalas yra specialiai sukurtas siekiant sumažinti mikrobu dauginimąsi ir užkirsti kelią bet kokiam difuziniam / osmosiniam poveikiui, kai zondas laikomas tirpale su labai koncentruotu vidiniu etaloniniu elektrolitu.

Jei jūsų pH elektrodas valomas, prieš atliekant matavimus rekomenduojame elektrodą bent valandą pamirkyti HI70300M laikymo tirpale.

HI70300S yra tirpalas, kurį galima naudoti pH elektrodai \* laikyti. Norint užtikrinti optimalų atsako laiką, stiklo jutiklio antgalis ir pH elektrodo atskaitos jungtis turėtų būti laikomi drėgni ir neleisti išdžiūti, kai jie nenaudojami. Elektrodo laikymas yra tinkamas būdas įdėti elektrodą į nedidelį stiklinį, pripildytą saugojimo tirpalo, arba pakeisti tirpalą apsauginiame dangtelyje. HI70300S taip pat turėtų būti naudojamas pakartotinai hidratuoti elektrodą po valymo procedūros, mirkant bent valandą prieš atliekant matavimus.

\* Niekada nelaikykite pH ar ORP elektrodų distiliuotame ar dejonizuotame vandenyje. Tai padarius sutrumpės jutiklio veikimo laikas.

## **PRIVALUMAI**

- Speciali formulė, skirta sumažinti mikrobu augimą ir osmosinį / difuzinį poveikį tarp tirpalo ir vidinio etaloninio elektrolito
- Pagaminta specialiai pH ir ORP elektrodams
- Aiškiai pažymėta galiojimo data ir partijos numeris
- Hanna Instruments laikymo tirpalai yra specialiai sukurti taip, kad jų neatidaryto buteliuko galiojimo laikas būtų 5 metai

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Tūris: 25 ml

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856